

Gladiator

Software rev: V 1.00 & above



Riferimento:

Nome del modello della scala:	
Il numero di serie del gruppo:	
Numero di revisione del Software (visualizzato quando l'alimentazione è acceso per la prima volta)	
Data di acquisto:	
Nome del fornitore e luogo:	

CONTENUTO
P.N. 1.10.0.0.13103, Rev A3, luglio 2020

1.0	INTRODUCTION	1
2.0	SPECIFICHE	2
3.0	INSTALLAZIONE	4
3.1	POSIZIONAMENTO DELLA BILANCIA.....	4
3.2	ELENCO DEGLI ACCESSORI	4
4.0	DESCRIZIONE TASTI	5
5.0	DISPLAYS	6
6.0	FUNZIONAMENTO	6
6.1	AZZERARE IL DISPLAY	6
6.2	TARATURA.....	7
6.3	PESARE UN CAMPIONE.....	8
6.4	CAMBIARE LE UNITA' DI PESO	8
6.5	PREIMPOSTARE LA TARA	8
6.6	CONTAPEZZI	8
6.7	CONTROLLO PESO	9
6.7.1	Uscite relè e controllo peso.....	10
6.8	TOTALIZZAZIONI.....	11
6.9	PESATURA PERCENTUALE.....	12
6.10	PESATURA ANIMALE (DINAMICO).....	13
6.10.1	Procedura di Pesatura Animali (Dinamica).....	13
6.11	PESATURA ANIMALE 2 (DINAMICO 2).....	14
6.11.1	Procedura di Pesatura Animale 2.....	14
6.12	HOLD/ PEAK FUNCTION.....	15
7.0	PARAMETRI PER L'UTENTE	16
7.1	PARAMETRI DELLA BILANCIA.....	16
7.2	PARAMETRI RS-232.....	17
7.2.1	Impostazioni di stampa	18
7.2.2	Impostazione PC.....	19
7.2.3	Impostazione Comando	19
8.0	FUNZIONAMENTO DE LA BATERIA	20
9.0	INTERFACCIA RS-232.....	21
9.1	FORMATO DEI COMANDI.....	26
10.0	CALIBRATURA.....	27
11.0	CODICI DI ERRORE	28
12.0	PARTI DE RICAMBIO E ACCESSORI.....	29
13.0	SERVIZIO POST VENDITA.....	29

1.0 INTRODUCTION

- La bilancia "Gladiator" fornisce all'utente l'elettronica necessaria per costruire un sistema di pesatura accurato, veloce e versatile.
- Le funzioni includono pesatura, controllo peso, conteggi, pesatura animali (dinamica) e pesatura percentuale.
- Il sistema include ricerca automatica dello zero, allarme sonoro per controllo del peso, tara semi automatica e funzione di accumulo che permette la memorizzazione di un singolo peso o di conteggio e la possibilità di richiamarne il totale.
- Le bilance hanno un'interfaccia RS-232 bidirezionale per comunicare con un PC o una stampante.
- Le uscite RS-232 comprendono un orologio in tempo reale, testi in inglese, tedesco, francese, spagnolo, Italiano o portoghese e dati necessari per resoconti GLP.
- La batteria interna ricaricabile e la custodia classificata IP-67 assicurano un sistema di pesatura completamente portatile e attrezzato



2.0 SPECIFICHE





Gladiator – Modelli standard per Europa									
	GG8	GG16	GG35	GGB35	GGB75	GGF75	GGF150	GGL150	GGL300
Portata massima	8000g	16kg	35kg	35kg	75kg	75kg	150kg	150kg	300kg
Leggibilità'	0.2g	0.5g	1g	1g	2g	2g	5g	5g	10g
Risoluzione	0.2g	0.5g	1g	1g	2g	2g	5g	5g	10g
Ripetibilità'	0.4g	1g	2g	2g	4g	4g	10g	10g	20g
Linearità'	0.4g	1g	2g	2g	4g	4g	10g	10g	20g
Gladiator - Modelli standard per USA									
	GG16a	GG35a	GG65a	GGB65aH	GGB165a	GGF165a	GGF165aH	GGF330a	GGL330a
16lb	35lb	65lb	65lb	65lb	165lb	165lb	165lb	330lb	330lb
0.001lb	0.002lb	0.005lb	0.005lb	0.002lb	0.01lb	0.01lb	0.005lb	0.02lb	0.02lb
0.001lb	0.002lb	0.005lb	0.005lb	0.002lb	0.01lb	0.01lb	0.005lb	0.02lb	0.02lb
0.002lb	0.004lb	0.01lb	0.01lb	0.004lb	0.02lb	0.02lb	0.01lb	0.04lb	0.04lb
0.002lb	0.004lb	0.01lb	0.01lb	0.006lb	0.02lb	0.02lb	0.01lb	0.04lb	0.04lb
Gladiator – Modelli approvati per Europa									
	GG6M	GG15M	GG30M	GGB30M	GGB60M	GGF60M	GGF150M	GGL150M	
Portata massima	6000g	15kg	30kg	30kg	60kg	60kg	150kg	150kg	
Leggibilità'	2g	5g	10g	10g	20g	20g	50g	50g	
Risoluzione	2g	5g	10g	10g	20g	20g	50g	50g	
Ripetibilità'	4g	10g	20g	20g	40g	40g	100g	100g	
Linearità'	4g	10g	20g	20g	40g	40g	100g	100g	

Gladiator – Modelli approvati per USA									
	GGS 15aM	GGS 30aM	GGS 60aM	GGB 60aM	GGB 150aM	GGF 150aM	GGF 300aM	GGL 300aM	GGL 600aM
Portata massima	15lb	30lb	60lb	60lb	150lb	150lb	300lb	300lb	600lb
Leggibilità'	0.002lb	0.005lb	0.01lb	0.01lb	0.02lb	0.02lb	0.05lb	0.05lb	0.1lb
Risoluzione	0.002lb	0.005lb	0.01lb	0.01lb	0.02lb	0.02lb	0.05lb	0.05lb	0.1lb
Ripetibilità'	0.004lb	0.01lb	0.02lb	0.02lb	0.04lb	0.04lb	0.1lb	0.1lb	0.2lb
Linearità'	0.004lb	0.01lb	0.02lb	0.02lb	0.04lb	0.04lb	0.1lb	0.1lb	0.2lb

Dimensioni piatto	GGS: 250 x 250mm	GGB: 300 x 400mm	GGF 400 x 500mm	GGL: 450 x 600mm
Temperatura di utilizzazione	Batteria ricaricabile 6V 4.5Ah e Adattatore AC/DC 12V 800mA			
Alimentazione	Tipicamente 90 ore. La durata si reduce se si utilizza la retroilluminazione.			
Durata batteria	Interfaccia bi-direzionale RS-232			
Interfaccia	LCD Retroilluminato con 6 digit, 40mm alto			
Display	Indicatore: Acciaio inossidabile - IP 67 Bilancia: Acciaio inossidabile - Grado 304			
Custodia	Batteria ricaricabile 6V 4.5Ah e Adattatore AC/DC 12V 800mA			
Dimensioni totale	GGS: 62 x 31 x 18cm	GGB: 75 x 35 x 19cm	GGF: 88 x 50.5 x 21cm	GGL: 88 x 50.5 x 25cm
Peso netto	GGS: 6.8kg	GGB: 10.42kg	GGF: 13.06kg	GGL: 21.09kg
Peso lordo	GGS: 8.8kg	GGB: 12.5kg	GGF: 14.7kg	GGL: 22.9kg
Funzioni	Pesatura, Controllo peso, Conta pezzi, Totalizzazioni, Pesatura animali (Dinamica), Pesatura percentuale, Peak/ hold			
Unità di peso	Grammi, Kilogrammi, libra, ounce, libra/ounce; Newton;			
Calibratura	Automatica Esterna			

3.0 INSTALLAZIONE

3.1 POSIZIONAMENTO DELLA BILANCIA

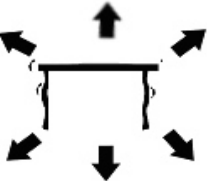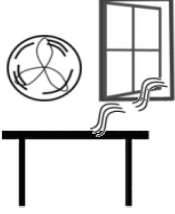
	<ul style="list-style-type: none">• Evitare temperature estreme. Non esporre alla luce diretta del sole o porre in prossimità di ventole per il condizionamento dell'aria.
	<ul style="list-style-type: none">• Evitare piani instabili. Il piano di appoggio o il pavimento devono essere rigidi e non vibrare.
	<ul style="list-style-type: none">• Evitare alimentazioni instabili. Non usare vicino a macchine ad alto assorbimento come attrezzature per saldatura o grandi motori.• Non collocare vicino a macchinari che producono vibrazioni.
	<ul style="list-style-type: none">• Evitare umidità che possa causare condensa. Non mettere in contatto direttamente con acqua. Non spruzzare o immergere la macchina in acqua.• Evitare correnti d'aria. Non collocare vicino a finestre aperte o ventole per il condizionamento dell'aria.• Tenere la bilancia pulita. Non abbandonare materiale sulla bilancia quando non è in uso.




3.2 ELENCO DEGLI ACCESSORI

La confezione contiene:

- ✓ **Adattatore per corrente alternata**
- ✓ **Indicatore**
- ✓ **Manuale d'istruzioni**

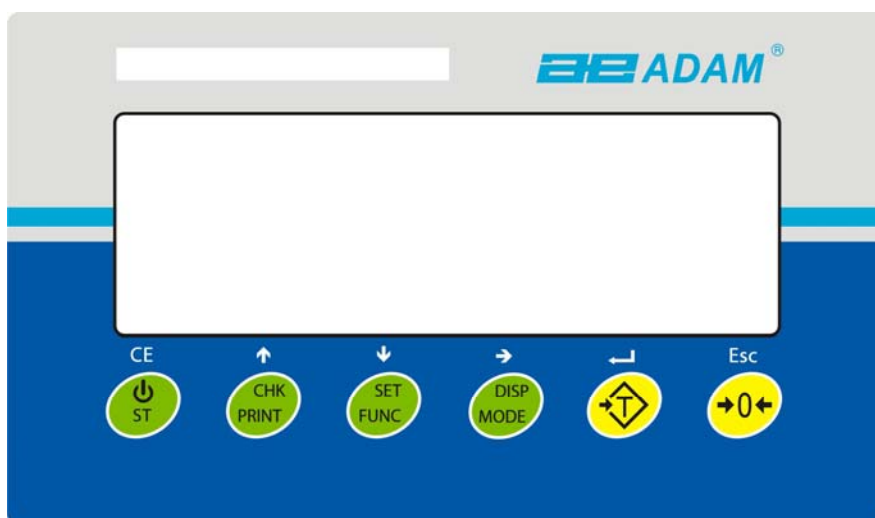
4.0 DESCRIZIONE TASTI



 [Tare/↵]	<p>Imposta il punto zero per tutte le pesature successive. Il display mostra zero. Tara la bilancia. Memorizza il peso attualmente sulla bilancia come valore di tara, sottrae il valore di tara dal peso lordo e mostra i risultati.</p> <p>Una funzione secondaria, è un tasto "Enter" () utilizzato quando si imposta il valore per i Parametri.</p>
[CHK/PRINT/↑]	<p>CHK: Seleziona il controllo del peso. Utilizzato per impostare i limiti di peso Basso / Alto durante il controllo del peso.</p> <p>PRINT: Invia i risultati a un PC o una stampante utilizzando l'interfaccia RS-232. Aggiunge anche il valore alla memoria di accumulo se la funzione di accumulo non è automatica.</p> <p>↑: Pulsante direzionale verso l'alto per lo scorrimento. Utilizzato anche per incrementare la cifra attiva quando si imposta un valore per Parametri.</p>
[Disp/Mode/→]	<p>Seleziona l'unità di peso da visualizzare da quelle che sono abilitate. Vedere il parametro rs1 nella Sezione 7.2.</p> <p>Una funzione secondaria, → è spostare la cifra attiva / lampeggiante a destra quando si impostano i valori per i Parametri.</p>
[Func/Set/↓]	<p>Seleziona le funzioni della bilancia. Se la bilancia sta pesando, selezionerà il conteggio delle parti. Se non è in modalità di pesatura, ritornerà l'utente alla pesatura.</p> <p>Una funzione secondaria (SET) farà apparire il menu delle impostazioni. Utilizzato anche per impostare i valori utilizzati per i parametri</p>
[↵0←/Esc]	<p>Utilizzato per azzerare la bilancia</p> <p>Una funzione secondaria (ESC) e' tornare al funzionamento normale quando la bilancia si trova in una modalità di impostazione dei parametri.</p>
 / ST/ CE]	<p>Per accendere e spegnere l'indicatore</p> <p>ST: la funzione secondaria consente all'utente di memorizzare / richiamare i limiti di controllo del peso.</p>

5.0 DISPLAYS

Il display LCD visualizzerà un valore e un'unità di misura a destra delle cifre. Inoltre i LED sopra il display mostreranno quando un peso è inferiore o superiore ai limiti di pesatura.

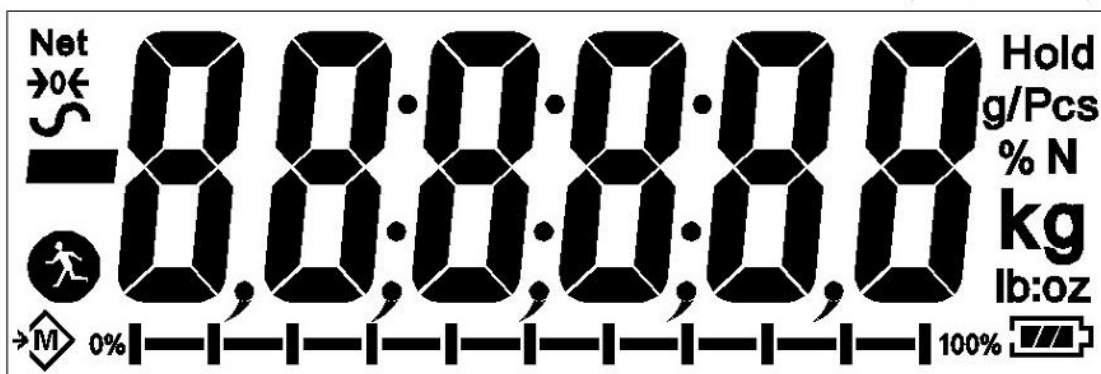


Altri simboli saranno visualizzati quando s'inserisce un valore di tara (NET) la bilancia è a zero e stabile. Se un valore è stato memorizzato o quando è stata abilitata la funzione di pesatura animali (dinamica). I simboli della batteria indicheranno lo stato di carica della batteria interna.

6.0 FUNZIONAMENTO

6.1 AZZERARE IL DISPLAY


È possibile premere il tasto **[Esc]** in qualsiasi momento per impostare il punto zero. Questo di solito sarà necessario quando la piattaforma è scarica. È possibile azzerare un peso solo fino al 20% della capacità della bilancia. Quando lo zero è ottenuto, il display visualizzerà un indicatore di zero.

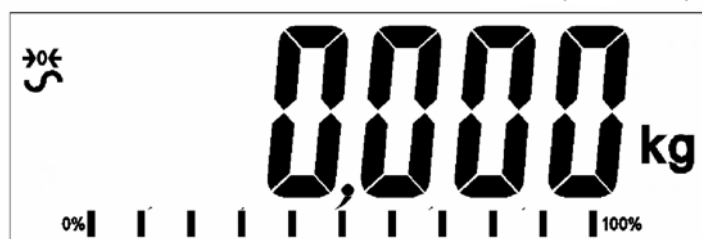

L'indicatore ha una funzione di azzeramento automatico per ovviare a lievi derive o accumuli di materiale sulla piattaforma. Tuttavia potrebbe essere necessario premere il tasto **[Esc]** per azzerare nuovamente l'indicatore se vengono visualizzate piccole quantità di peso quando la piattaforma è scarica.


6.2 TARATURA

Azzerare l'indicatore premendo il tasto [**→0←/Esc**] se necessario. L'indicatore "ZERO" sarà acceso.ON. **→0←**

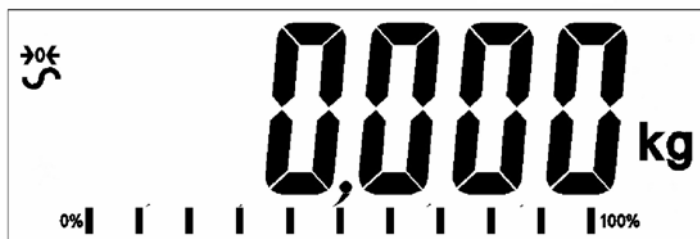

Mettere un contenitore su una piattaforma installata. Verrà visualizzato il suo peso.

Premere il tasto [**Tare/←**] per tarare la bilancia. Il peso visualizzato è memorizzato come valore di tara che verterà sottratto dal display, lasciando la visualizzazione di zero. L'indicatore **NET** si accenderà ON. Aggiungendo un prodotto solo il peso netto verterà visualizzato. La bilancia potrebbe essere tarata una seconda volta se un altro tipo di prodotto dovesse essere aggiunto al primo. Nuovamente solo il peso aggiunto dopo la tara verterà visualizzato.

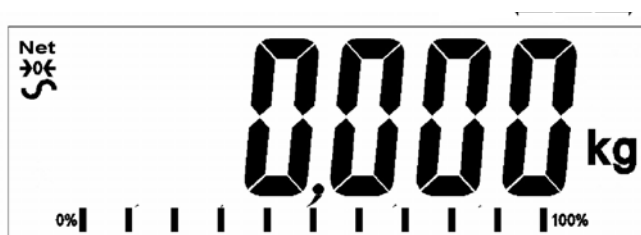


Quando il contenitore viene rimosso, un valore negativo verterà visualizzato. Se la bilancia è stata tarata appena prima di rimuovere il contenitore, tale valore è il peso lordo del contenitore più tutti i prodotti rimossi. L'indicatore "ZERO" sarà acceso per indicare che la piattaforma è tornata nella stessa condizione in cui era quando è stata azzerata l'ultima volta.

Per cancellare un valore di tara, premere [**→0←/Esc**] quando il piatto è vuoto.

6.3 PESARE UN CAMPIONE

Per determinare il peso di un campione, occorre prima inserire la tara del contenitore vuoto utilizzato e quindi inserire il campione nel contenitore. Il display visualizzerà il peso netto del campione e le unità di misura attualmente in uso.

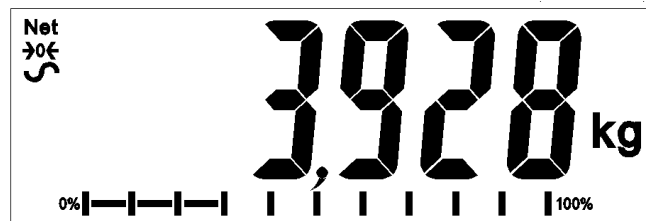

6.4 CAMBIARE LE UNITA' DI PESO

Per cambiare le unità di peso, premere il tasto **[Unit/Mode]**. Premere nuovamente il tasto per passare al tipo di unità successivo nella sequenza.

6.5 PREIMPOSTARE LA TARA

Per preimpostare un valore di peso tara, premere e tenere premuto il tasto **[Tare/←]**. Il display mostrerà ora un'unità lampeggiante che può essere aumentata o diminuita usando i tasti direzionali ↑ or ↓ e il tasto direzionale → per passare alla cifra successiva.

Dopo aver impostato la dimensione del campione desiderata, premere il tasto **[Tare/←]**.

6.6 CONTAPEZZI

Se la funzione contapezzi è abilitata, è possibile contare una serie di parti utilizzando un campione delle parti per determinare il peso medio di un'unità.

- Prima di iniziare occorre inserire la tara del contenitore che si utilizza, lasciando il contenitore vuoto sulla bilancia. Mettere un numero conosciuto di campioni nel contenitore. Il numero deve corrispondere alle opzioni per il contapezzi, ovvero 10, 20, 50, 100 o 200 pezzi.
- Premere il tasto **[Func/Set]** per selezionare la modalità di pesatura. Utilizzando i tasti direzionali ↑ or ↓, scorrere fino alla modalità di conteggio delle parti, "Count" verrà visualizzato sul display. Premere **[Tare/←]** per confermare.
- Una volta nella modalità di conteggio di pezzi, l'indicatore "Pcs" apparirà sul lato destro del display. Posizionare il campione sulla bilancia e premere il tasto **[Disp/Mode]**.

- Il display mostrerà ora un'unità lampeggiante che può essere aumentata o diminuita usando i tasti direzionali ↑ or ↓. Dopo aver impostato la dimensione del campione desiderata, premere il tasto **[Tare/←]**.
- Da qui si ritorna alla visualizzazione del conteggio pezzi principale che mostra il numero di pezzi assegnati al peso sulla bilancia. Aggiungendo o rimuovendo il peso, il numero di pezzi cambierà.



- Premere il tasto **[Func/Set]** per cambiare la modalità.

6.7 CONTROLLO PESO

Il controllo peso è una procedura che accende indicatori luminosi (e se abilitato, un allarme acustico) quando il peso sulla bilancia corrisponde o supera i valori memorizzati. La memoria salva l'ultimo valore massimo e l'ultimo valore minimo allo spegnimento della bilancia. L'utente può inserire uno o entrambi i limiti come segue.

I limiti possono essere impostati quando la bilancia è in modalità di pesatura o di conteggio pezzi. Dopo aver impostato i limiti, la funzione "Controllo peso" è abilitata.

Quando si posiziona un peso sulla bilancia, il LED sopra il display mostreranno se il peso è superiore o inferiore ai limiti e verrà emesso un segnale acustico, se il segnale è attivato.

- Premere il tasto **[Func/Set]** per selezionare la modalità di pesatura.
- Utilizzando i tasti direzionali ↑ or ↓, scorrere fino alla normale modalità di pesatura, "Weight" verrà visualizzato sul display. Premere **[Tare/←]** per confermare.
- Una volta in modalità di pesatura normale, tenere premuto il pulsante **[CHK / PRINT]** per 2-3 secondi. "Hi" apparirà sul display seguito da un valore sul display con una cifra lampeggiante.
- Per impostare il limite superiore, utilizzare i tasti direzionali ↑ or ↓ per scorrere tra i numeri 1-9 e il tasto direzionale to per passare alla cifra successiva. Premere **[Tare/←]** per confermare.
- Una volta confermato, "Lo" apparirà sul display seguito da un valore sul display con una cifra lampeggiante.
- Per impostare il limite inferiore, seguire la stessa procedura precedente usando i tasti direzionali per scorrere e **[Tare/←]** per confermare.
- Una volta confermato si tornerà al normale display di pesatura. Posizionando un oggetto sulla bilancia ora il display dell'indicatore mostra rosso, giallo o verde a seconda che il valore si trovi entro, sotto o sopra i limiti di peso impostati.

Per il controllo di peso nella modalità di conteggio pezzi, utilizzare i tasti direzionali ↑ or ↓, scorrere fino alla modalità di conteggio pezzi, sul display verrà visualizzato "Count". Premere [Tare/←] per confermare e seguire la stessa procedura descritta sopra.

6.7.1 Uscite relè e controllo peso

Le uscite relè "collector drives" sono aperte per controllare un relè esterno. I relè saranno attivi quando il LED corrispondente è acceso durante il controllo della pesatura. L'uscita relè ZERO sarà attiva quando la bilancia mostra che il display è a Zero.

BOTH LIMITS SET	La retroilluminazione del display sarà verde quando il peso è compreso tra i limiti.	CHK bP = In / out / off Il segnale acustico verrà emesso quando il peso è compreso tra i limiti, ad esempio OK F3 bEP = bP OtL L'allarme suonerà se il peso è fuori limite.
ENTRAMBI I LIMITI IMPOSTATI	Il display sarà giallo quando il peso è inferiore al Limite Inferiore. Sopra il Limite Inferiore la retroilluminazione del display sarà verde,	CHK bP = In Il segnale acustico verrà spento quando il peso è inferiore al Limite Inferiore. Sopra il Limite Inferiore il segnale acustico sarà acceso CHK bP = Out Il segnale acustico verrà emesso quando il peso è inferiore al Limite Inferiore
LIMITE INFERIORE IMPOSTATO LIMITE SUPERIORE IMPOSTATO A ZERO	Il display mostrerà una retroilluminazione rossa finché è raggiunto il Limite Superiore, quindi la retroilluminazione verde sopra il Limite Superiore. Il segnale si attiverà dopo il Limite Superiore. .	CHK bP = In Il segnale acustico si accende quando il peso è inferiore al Limite Superiore. Sopra il Limite Massimo il segnale acustico verrà disattivato CHK bP = Out Se impostato su bP OtL, l'indicatore d'allarme si accenderà sotto il Limite Superiore con retroilluminazione rossa. Il segnale acustico si spegnerà quando il peso è inferiore al Limite Superiore, acceso quando è al di sopra del Limite Superiore.
LIMITE SUPERIORE IMPOSTATO LIMITE INFERIORE IMPOSTATO A ZERO	Questa condizione non è consentita.	
ENTRAMBI I LIMITI IMPOSTATI Inferiore impostato maggiore di quello superiore		

NOTA:

Il peso deve essere superiore a 20 divisioni perché la pestatura di controllo funzioni. Sotto le 20 divisioni il LED non si accenderà e l'avvisatore acustico non suonerà.

La funzione controllo peso può essere attivata durante la funzione di pesatura o il conteggi pezzi inserendo limite "Low" (inferiore) o "High" (superiore) immessi dall'utente. I limiti sono visualizzati in **kg** (o **Lb**) o in **pcs** rispettivamente.



Controllo del peso durante il conteggio pezzi

Per disabilitare la Funzione di Controllo peso, inserire zero in entrambi i limiti premendo il tasto **[Func/Set]** quando i limiti correnti sono visualizzati durante la procedura d'impostazione, quindi premendo **[Tare/←]** per memorizzare i valori zero.

I valori impostati per il controllo di peso rimarranno memorizzati se si cambia l'unità di misura o si passa alla funzione Conta pezzi ma non saranno attive. Torneranno a essere attive quando l'unità di pesatura o conteggi pezzi che era attiva al momento dell'impostazione dei limiti saranno riattivati.

6.8 TOTALIZZAZIONI

- La bilancia può essere impostata per aggiungere un valore manualmente premendo il tasto **[CHK / Print]** o automaticamente quando viene rimosso un peso dal piatto. La funzione di accumulo è disponibile durante la pesatura o il conteggio delle parti. Tuttavia, la memoria viene cancellata se si cambiano unità di misura o funzioni.
- Quando il peso (o conteggio) visualizzato è memorizzato, il display mostrerà "**ACC 1**" e quindi il totale in memoria per 2 secondi prima di tornare alla pesatura. L'interfaccia RS-232 invierà a una stampante o PC.
- Rimuovere il peso, consentendo alla bilancia di tornare a zero e inserire un secondo peso. Quando questo valore è memorizzato, il display mostrerà "**ACC 2**", quindi il nuovo totale e infine il valore del secondo peso. Ripetere se necessario per aggiungere tutti i valori necessari in memoria.
- Per visualizzare il totale in memoria, premere il tasto **[CHK / Print]** quando il piatto è vuoto. Il display mostrerà il numero delle operazioni e il totale.

- Per cancellare la memoria (impostare il valore a zero) premere il tasto **[Power / ST]** durante il periodo di visualizzazione dei totali, "Clear" lampeggerà sul display per 2-3 secondi e quindi tornerà al display di pesatura usuale.

6.9 PESATURA PERCENTUALE

La bilancia può essere impostata per eseguire la pesatura in percentuale.

La bilancia userà una massa sulla piattaforma come peso di riferimento del 100%.

- Premere il tasto **[Func/Set]** per selezionare la modalità di pesatura.
- Utilizzando i tasti direzionali \uparrow or \downarrow , scorrere fino alla modalità di pesatura percentuale, "Percent" verrà visualizzato sul display. Premere **[Tare/←]** per confermare.
- Una volta in modalità di pesatura percentuale, l'indicatore "%" apparirà sul lato destro del display.



- Rimuovere il peso campione. Ora ogni altro peso sulla bilancia verrà visualizzato come percentuale del campione originale. Ad esempio, se si mettono 3500 g sulla bilancia e si seleziona la pesatura in percentuale, il display mostrerà il 100.0%. Rimuovere il peso di 3500g e sostituire con un peso da 3000g. Il display visualizzerà l'85.7% dato che 3000g è l'85.7% di 3500g.



- Il numero dei decimali dipenderà dal peso utilizzato e in comparazione con la capacità del sistema. Un peso inferiore visualizzerà "100%" mentre un peso maggiore potrebbe visualizzare "100.00%".
- Se la bilancia visualizza peso zero quando in questa funzione, allora l'utente deve inserire manualmente il peso che corrisponde al 100% come descritto di seguito.
- Rendere il peso di riferimento del 100% sulla piattaforma.
- Premere il tasto **[Disp / Mode]**. Il display mostrerà il 100%.
- Il peso inserito deve essere superiore a 50 divisioni della bilancia.
- Premere il tasto **[Func / Set]** per selezionare una nuova modalità di pesatura.


NOTA:

Il display potrebbe saltare di grandi numeri in modo imprevisto se si utilizzano piccoli pesi per definire il peso di riferimento al 100%. La bilancia controlla se il peso è troppo piccolo e mostrerà errore 7.

6.10 PESATURA ANIMALE (DINAMICO)

La bilancia può essere impostata su pesatura animale (dinamica) per pesare prodotti instabili o in movimento.

La bilancia utilizzerà un filtro speciale per minimizzare gli effetti di eventuali movimenti quando animali o oggetti instabili si trovano sulla bilancia.

- Premere **[Func/Set]** e scorrere l'elenco delle funzioni usando i tasti direzionali ↑ and ↓
- Premere **[Tare/↵]** per inserire pesatura animali. Il display mostrerà "LOAD" e il simbolo di pesatura animale / dinamico . La bilancia è ora pronta per pesare un animale o campione instabile su una piattaforma.
- Per utilizzare la funzione Pesa Animali è necessario impostare la quantità di filtraggio necessaria per l'oggetto da pesare. Gli animali più attivi richiedono un livello più alto di filtraggio per dare un risultato stabile. Premere il tasto **[Disp/Mode]**. Il display mostrerà "Flt x" dove x è un valore da 1 a 5. Più alto è il valore, maggiore sarà la quantità di filtro. Per aumentare il valore visualizzato premere il tasto **[↑]** quindi premere il tasto **[Tare/↵]** per accettarlo.

6.10.1 Procedura di Pesatura Animali (Dinamica)

- Con la piattaforma della bilancia vuota il display dell'indicatore mostrerà "LOAD". Posizionare il contenitore o coperte sulla piattaforma e premere il tasto **[Esc]** per rimuovere il peso dei contenitori o delle coperte e premere il tasto **[Tare/↵]** a lungo, manterrà il valore del contenitore o della coperta come "NET".
- Posizionare l'animale o il campione da pesare sulla piattaforma.
- Premere il tasto **[Tare/↵]** per iniziare la misurazione. Il display mostrerà le misurazioni attuali fino a quando viene determinato un peso stabile. Il tempo necessario per stabilire il valore dipenderà dall'impostazione principale del filtro del parametro nel primo passaggio.
- Quando viene trovata una lettura stabile, il display visualizzerà questo valore e sarà bloccato finché non si preme il tasto **[→0←/Esc]**. Il display visualizzerà il simbolo "Hold" mentre il display è bloccato.




- Per pesare un secondo oggetto, premere il tasto **[→0←/Esc]** e il display mostrerà **"LOAD"** e la funzione sarà pronta per una nuova misurazione, se è necessario azzerare il display, premere nuovamente il tasto **[→0←/Esc]** e quindi posizionare il prossimo animale sulla bilancia. La bilancia rileverà il nuovo peso e lo manterrà come precedentemente.
- La bilancia rimarrà nella modalità pesatura animale (dinamica) fino a quando non viene selezionata una nuova modalità utilizzando il tasto **[Func/ Set]** e il tasto **[Tare/↵]** per entrare.

6.11 PESATURA ANIMALE 2 (DINAMICO 2)

La bilancia può essere impostata su pesatura animale 2 (dinamica) per la pesatura sequenziale di più elementi instabili.

Questa funzione consente all'utente di caricare diversi oggetti in movimento sulla piattaforma contemporaneamente, la bilancia prenderà una misura di tutti gli oggetti inclusi. La funzione chiederà all'utente di rimuovere uno degli oggetti, quindi misurerà e stamperà automaticamente il peso dell'oggetto rimosso. La funzione ripeterà questo processo fino a quando non ci saranno oggetti rimasti o l'utente interrompe la funzione.

- Premere **[Func/Set]** e scorrere l'elenco delle funzioni usando i tasti direzionali ↑ and ↓.
- Premere **[Tare/↵]** to enter animal 2 weighing. per accedere alla Pesatura Animale 2. Il display mostrerà **"LOAD"** e il simbolo di Pesatura Animal / Dynamic . La bilancia è ora pronta per pesare un animale instabile o campione su una piattaforma.
- Per utilizzare la funzione di Pesatura Animali è necessario impostare la quantità di filtraggio necessaria per l'oggetto da pesare. Gli animali più attivi richiedono un livello più alto di filtraggio per dare un risultato stabile. Premere il tasto **[Disp/Mode]**. Il display mostrerà "Flt x" dove x è un valore da 0 a 5. Più alto è il valore maggiore sarà il volume di filtraggio. Per aumentare il valore visualizzato premere il tasto **[↑]**, quindi premere il tasto **[Tare/↵]** per accettarlo.

6.11.1 Procedura di Pesatura Animale 2

Con la piattaforma della bilancia vuota il display dell'indicatore mostrerà **"LOAD"**. Posizionare contenitori o coperte sulla piattaforma e premere il tasto **[→0←/Esc]** per rimuovere il peso dei contenitori o delle coperte, in alternativa, una pressione prolungata sul tasto **[Tare/↵]**, manterrà il valore del contenitore o della coperta come **"NET"**.

- Posizionare gli animali o il campione da pesare sulla piattaforma.
- Premere il tasto **[Tare/↵]** per iniziare la misurazione. Il display mostrerà le misurazioni attuali fino a quando viene determinato un peso stabile. Il tempo

necessario per il valore stabile dipenderà dall'impostazione del parametro filtro nel primo passaggio.

- Quando viene trovata una lettura stabile, il display mostrerà questo valore e il display verrà bloccato per 2 secondi. Il display mostrerà il simbolo **"Hold"** mentre il display è bloccato.



- Dopo il ritardo di 2 secondi, il display mostrerà "UNLOAD". Rimuovere uno degli animali o oggetti, e premere il tasto [Tare/] per calcolare il peso dell'animale o dell'oggetto rimosso. Il display mostrerà di nuovo le misure attuali, fino a quando viene determinato un peso stabile.
- Quando viene trovata una lettura stabile, il display mostrerà questo valore e il display sarà bloccato per 2 secondi. Il display mostrerà il simbolo **"Hold"** mentre il display è bloccato.
- Dopo i 2 secondi di ritardo, la bilancia stamperà automaticamente il risultato. Se tutti gli animali o gli oggetti sono stati rimossi, la bilancia riavvierà la funzione e mostrerà **"LOAD"**, altrimenti la bilancia continuerà a eseguire la funzione e il display mostrerà **"UNLOAD"**, e la funzione continuerà a ripetere misure e stampe fino a quando tutti gli animali o gli oggetti sono stati rimossi. L'utente può interrompere o riavviare la funzione in qualsiasi momento premendo il tasto [→0←/Esc].
- La bilancia rimarrà nella modalità di pesatura animale fino a quando non viene selezionata una nuova modalità utilizzando il tasto [Func/Set] e il tasto [Tare/←] per entrare.

6.12 HOLD/ PEAK FUNCTION

- Premere [Func/Set] e scorrere l'elenco delle funzioni usando i tasti direzionali ↑ e ↓
- Premere [Tare/←] per accedere alla modalità **'Hold'** o **'Peak'**. Hold consente all'utente di pesare un oggetto e mantenere il valore, mentre la funzione Peak consente di completare più pesate e registrare il valore di picco.
- Posizionare l'oggetto da pesare sulla piattaforma, **"hold"** apparirà nell'angolo in alto a destra del display.
- Una volta che il peso si è stabilizzato, il valore del peso rimarrà sul display fino a quando non viene aggiunto altro peso sul piatto della bilancia o la modalità di pesatura viene modificata.
- Se si utilizza la modalità **"Peak"**, il **"Peak"** registrato può essere tenuto per l'intervallo impostato, e successivamente il **"Peak"** verrà cancellato automaticamente se non è stato registrato un **"Peak"** più alto. Il tempo di rilascio **"Peak"** può essere impostato premendo il tasto [Unità/Modo] e utilizzando i tasti direzionali ↑ e ↓ per impostare l'intervallo di tempo di eliminazione **"Peak"** in secondi, oppure per disattivarlo [del 2s - del 10s, o OFF].
- Se il rilascio **"Peak"** è impostato su OFF, il tasto [→0←/Esc] può essere utilizzato per cancellare il "Picco" e riavviare la funzione.

7.0 PARAMETRI PER L'UTENTE

Premendo il tasto [Func/Set] e mantenendolo premuto per 2 secondi durante il normale funzionamento, l'utente può accedere ai parametri per personalizzare la bilancia. I parametri sono divisi in 2 gruppi:

1. Parametri della bilancia (premendo il tasto [Func/Set] si accederà a questo automaticamente)
2. Parametri RS-232 (è possibile accedervi selezionando le opzioni di menu 'rs 1' e 'rs 2' nel menu dei parametri della bilancia).

7.1 PARAMETRI DELLA BILANCIA

- Premendo il tasto [Func/C] e mantenendolo premuto per 2 secondi durante il normale funzionamento, l'utente può accedere ai parametri.
- Scorrere l'elenco delle funzioni usando i tasti direzionali ↑ e ↓. Premere [Tare/←] per inserire un parametro.
- Premere [→0←/Esc] per uscire dalla sezione dei parametri della bilancia e tornare alla pesatura normale.

Questo gruppo di parametri viene utilizzato per controllare il funzionamento della bilancia.

Parametri	Descrizione	Opzioni	Impostazione predefinita
Ora	Ora stabilita	Inserire l'ora manualmente	00:00:00
Data	Imposta il formato della data e le impostazioni. Il formato data può essere modificato quando il display mostra mmddyy, ggmm y o yammd premendo il tasto [Pcs/□] quindi inserire la data.	Immette il formato della data e valore numerico manualmente.	mm:dd:yy
bL	Retroilluminazione impostata su sempre attiva, sempre spenta o automatica ogni volta che viene posizionato un peso o viene premuto un tasto.	oFF on AUTO	AUTO
Energia	Disabilita o imposta l'incremento di tempo per disattivare la bilancia.	0 1 2 5 10 15 Off	2
Key bp	Chiave d'impostazione del segnale acustico .	On Off	On
Chk bp	Impostazioni del controllo acustico del peso.	In Out Off	In

Unit	Abilitar o disabilitar le unità di pesatura, non permetterà di disabilitare tutte le unità, almeno una deve essere abilitata. Il conteggio delle parti può essere abilitato / disabilitato	Kg Grams lb oz lb:oz N (Newtons) PCS	Kg
Auto-Z	Impostazioni Automatiche su Zero	0.5 1 1.5 2 2.5 3	0.5
Filter	Impostazione di filtro su lento, normale o veloce	Lento Piu' lento Veloce Piu' veloce Quindi: 1-6	Faster
Rs 1	Apri il primo menu RS232. Include PC, comando e impostazioni stampa.	PC Cmd Print	
Rs 2	Apri il menu RS232 2	PC Cmd	
S-id	Imposta ID della bilancia	Da inserire manualmente	000000
U-id	Imposta ID della bilancia	Da inserire manualmente	000000
rechar	Indica tempo di ricarica	-	-

7.2 PARAMETRI RS-232


Questo gruppo di parametri può essere impostato dall'utente per rendere la RS-232 attiva o meno, baud rate, modalità di stampa, modalità di accumulo, linguaggio RS-232 e numeri ID dell'utente o della bilancia.

- Premendo il tasto **[Func/Set]** key and holding for 2 seconds during normal operation allows the user to access the parameters e mantenendolo premuto per 2 secondi durante il normale funzionamento permette all'utente di accedere ai parametri.
- Scorrere l'elenco delle funzioni usando i tasti direzionali ↑ e ↓. Premere **[Tare/←]** per inserire i parametri **'rs 1'** o **'rs 2'** quando appaiono sul display
- **'Rs 1'** fornirà l'accesso alle impostazioni **'Print'**, **'PC'** e **'Cmd'**. **'Rs 2'** include **PC** e **'Cmd'** solamente. Premere **[Tare/←]** per confermare.
- Quando si accede a una modalità, all'utente verrà richiesto di passare attraverso ogni fase del processo immettendo i valori desiderati o selezionando tra le opzioni elencate nella tabella sottostante e premendo il tasto **[Tare/←]** per confermare.
- Premere **[→0←/Esc]** per uscire dalla sezione dei parametri della bilancia e tornare alla pesatura normale.

7.2.1 Impostazioni di stampa

Parametri	Descrizione	Opzioni	Valori impostazioni predefiniti
[baud rate]	Baud Rate	1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200	9600
[Language]	Selezione della lingua	EnGLis (Inglese) FrEnCH (Francese) GErmAn (Tedeso) SPAn (Spagnolo) Portug (Portuguese) Itail (Italiano)	EnGLis
[Accumulation]	Abilita o disabilita l'accumulo	on off	off
[Printing mode]	Modalità di stampa: manuale o automatica	mAn, AUto P	mAn
[Printer/device]	Seleziona la stampante o il dispositivo su cui stampare	ATP LP50	ATP
[Number of copies]	Seleziona il numero di copie	Copy 1 Copy 2 Copy 3 Copy 4 Copy 5 Copy 6 Copy 7 Copy 8	Copy 1
[Print layout]	Seleziona layout di stampa complesso o semplice	Comp Simp	Comp
[Line break]	Seleziona il numero di interruzioni di riga tra i valori di peso sull'etichetta.	1 Lfcr 2 Lfcr 3 Lfcr 4 Lfcr 5 Lfcr 6 Lfcr 7 Lfcr 8 Lfcr 9 Lfcr 10 Lfcr	1 Lfcr

La bilancia eseguirà quanto segue, in base alle impostazioni di accumulo e stampa:

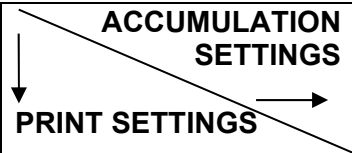	AC on	AC Off
AUto	Accumula e stampa automaticamente	Stampa automaticamente, Non accumula
mAn	Accumula e stampa solo quando si preme il tasto [Print/M+/Esc]. Se si preme [Print/M+/Esc] una seconda volta, stampa solo il peso.	Stampa quando si preme il tasto [Print/M+/Esc], Non accumula.

7.2.2 Impostazione PC

Parametri	Descrizione	Opzioni	Valori impostazioni predefiniti ^o
[baud rate]	Baud Rate	1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200	9600
[Model]	Seleziona la bilancia o modello in uso.	Adam CBK NBL	Adam
[Interval]	Seleziona l'intervallo al secondo per l'invio di dati a un PC.	Int 0 (continuous) Int 0.5 Int 1 Int 2	Int 0

7.2.3 Impostazione Comando

Parametri	Descrizione	Opzioni	Valori impostazioni predefiniti ^o
[baud rate]	Baud Rate	1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200	9600

8.0 FUNZIONAMENTO DE LA BATERIA

- Le bilance possono essere azionate a batteria se lo si desidera. La durata della batteria può essere fino a 90 ore a seconda delle celle di carico utilizzate e di come viene utilizzata la retroilluminazione.
- Quando la batteria ha bisogno di carica un simbolo sul display mostrerà meno linee nel simbolo della batteria. La batteria dovrebbe essere caricata quando solo il disegno della batteria e' attivo. Una volta che le linee sono state spente, la bilancia funzionerà ancora per un breve periodo dopo il quale si spegnerà automaticamente per proteggere la batteria.
- Per caricare la batteria, è sufficiente collegare l'adattatore alla rete elettrica. La bilancia non ha bisogno di essere accesa.
- La batteria dovrebbe essere caricata per 12 ore per una piena capacità.
- Vicino al display è presente un LED per indicare lo stato di carica della batteria. Quando la bilancia viene collegata alla rete elettrica, la batteria interna verrà caricata. Se il LED è verde la batteria ha una carica completa. Se è rosso, la batteria è quasi scarica e il giallo indica che la batteria sta' caricando.

9.0 INTERFACCIA RS-232

La bilancia "Gladiator" viene fornita con interfaccia RS-232 bidirezionale di serie. La bilancia quando collegata a una stampante o ad un computer emette il peso con l'unità di peso selezionata attraverso l'interfaccia RS-232.

Specificazioni:

RS-232 uscita dati pesature


Codice ASCII

9600 Baud (selezionabile)

8 data bits

No Parita

L'interfaccia seriale RS-232 è una spina come mostrato nella figura 1:

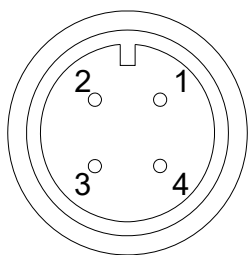

- 1: Pin GND, Segnale Terra
- 2: Pin RXD, Dati ricevuti
- 3: Pin TXD, Dati trasmessi

Vista dal dietro dell'indicatore

La bilancia può essere impostata per stampare testo in inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano o portoghese. Vedere la sezione dei parametri RS-232 per i dettagli.

FORMATI DATI - PESO COMPLETO

```
<cr><lf>
<cr><lf>
Date          12/09/2006 <cr><lf>
Time          14:56:27  <cr><lf>
<cr><lf>
Scale ID      123456   <cr><lf>           If ID is zero, it is left blank
User ID      234567   <cr><lf>
<cr><lf>
Net Wt       1.234 Kg  <cr><lf>           Net Wt. (or Gross Wt.)
Tare Wt.     0.000kg
Gross Wt.    1.234 Kg
<cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
```

FORMATO DEI DATI: OUTPUT DI CONTEGGIO DELLE PARTI:

Peso, peso unitario e numero di pezzi stampati.

```
<cr><lf>
<cr><lf>
Date          12/09/2006 <cr><lf>
Time          14:56:27  <cr><lf>
<cr><lf>
Scale ID      123456   <cr><lf>
User ID      234567   <cr><lf>
<cr><lf>
Net Wt.       1.234 Kg  <cr><lf>           Net Wt. (or Gross Wt.)
Unit Wt.      123 g    <cr><lf>           g for metric and lb for pounds
Pieces        10 pcs  <cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
```

FORMATO DATI - "HOLD"

```
<cr><lf>
<cr><lf>
Date          12/09/2006 <cr><lf>
Time          14:56:27  <cr><lf>
<cr><lf>
Scale ID      123456   <cr><lf>
User ID      234567   <cr><lf>
<cr><lf>
Hold Wt.      1.000 Kg  <cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
```

FORMATO DATI – “PEAK HOLD”

```
<cr><lf>
<cr><lf>
Date          12/09/2006 <cr><lf>
Time          14:56:27  <cr><lf>
<cr><lf>
Scale ID      123456   <cr><lf>
User ID       234567   <cr><lf>
<cr><lf>
Peak Holt Wt.      1.500 Kg  <cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
```

FORMATO DATI – ANIMALI

```
<cr><lf>
<cr><lf>
Date          12/09/2006 <cr><lf>
Time          14:56:27  <cr><lf>
<cr><lf>
Scale ID      123456   <cr><lf>
User ID       234567   <cr><lf>
<cr><lf>
Animal Wt.    1.500 Kg  <cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
```

FORMATO DATI – PERCENTUALE

```
<cr><lf>
<cr><lf>
Date          12/09/2006 <cr><lf>
Time          14:56:27  <cr><lf>
<cr><lf>
Scale ID      123456   <cr><lf>
User ID       234567   <cr><lf>
<cr><lf>
Net Wt.       1.500 Kg  <cr><lf>
Ref Wt.       1000kg
Percent       150.00%
<cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
```

FORMATO DATI – SEMPLICE

```
<cr><lf>
<cr><lf>
Net Wt.          1.500 Kg  <cr><lf>
<cr><lf>
Hold Wt.         1000kg
Peak holt wt.   1000kg
Animal wt.      1000kg
Ref. wt.        1000kg
Percent         150.00%
<cr><lf>
Unit wt.        1.0234g
Pieces          1000    PCS
<cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
```

FORMATO DATI - USCITA CONTINUA - PESO- NORMALE

```
ST,GROSS  1.234 Kg <cr><lf>
US,NET    0.000 Kg <cr><lf>
```

ST or US for STable or UnStable,
NET or GROSS for Net Weight
or Gross wt. and the weighing unit, kg, lb etc.

FORMATO DATI - USCITA CONTINUA - CONTAPEZZI:

```
ST Net    1.234 Kg  <cr><lf>
U.W.      123 g    <cr><lf>
PCS       10 pcs  <cr><lf>
<cr><lf>
<cr><lf>
```

Net Weight (or Gross wt.)
Kg and g for metric and Lb for pounds

NOTA:

1. Il totale accumulato non verrà inviato alla RS-232 quando la stampa continua e' attiva.
2. La stampa continua riguarderà solo il peso attuale e i dati del display.
3. In altre lingue il formato è lo stesso, ma il testo sarà nella lingua selezionata.

Descrizione	ENGLISH	FRENCH	GERMAN	SPANISH	ITALIAN	PORTUGUESE
Data (gg/mm/aaaa)	Date	Date	Datum	Fecha	Data	Data
Orario (oo:mm:ss)	Time	Heure	Zeit	Hora	Ora	Hora
Numero d'identificazione della bilancia	Scale ID	Bal ID	Waagen ID	Bal ID	ID Bilancia	ID Bal.
Numero d'identificazione dell'utente	User ID	Util ID	Nutzer ID	Usuario ID	ID Utiliz.	ID Utiliz.
Peso netto	Net Wt.	Pds Net	Netto-Gew	Pso Neto	Pso Netto	Pso Líq.
Peso tara	Tare Wt.	Pds Tare	Tara-Gew	Pso Tara	Pso Tara	Pso Tara
Peso lordo	Gross Wt.	Pds Brut	Brut-Gew	Pso Bruto	Pso Lordo	Pso Bruto
Peso totale	Total Wt.	Pds Total	Ges-Gew	Pso Total	Pso Totale	Pso Total
Peso unitario	Unit Wt.	Pds Unité	Gew/Einh	Pso/Unid	Pso/Unità	Pso/Unid
Pezzi	Pieces	Pièces	Stck	Piezas	Pezzi	Peças
Limite alto, impostato dall'utente	High Limit	Lim. Supérieure	Obergrenze	Lim. Superior	Lim. Superiore	Lim. Superior
Limite basso, impostato dall'utente	Low Limit	Lim. Inférieure	Untergrenze	Lim. Inferior	Lim. Inferiore	Lim. Inferior
Numero di pezzi inferiore ai limiti	BELOW THE LIMIT	INFÉRIEUR À LA LIMITE	UNTER DER GRENZE	DEBAJO DEL LÍMITE	SOTTO IL LIMITE	ABAIXO DO LIMITE
Numero di pezzi superiore ai limiti	ABOVE THE LIMIT	SUPÉRIEUR À LA LIMITE	ÜBER DER GRENZE	ENCIMA DEL LÍMITE	SOPRA IL LIMITE	ACIMA DO LIMITE
Numero di pezzi entro i limiti	ACCEPT	ACCEPTER	AKZEPTIEREN	ACEPTAR	ACCETTO	ACEITAR
Peso di riferimento	Ref. Wt.	Pds Ref	Ref-Gew	Pso Ref	Pso Rif	Pso Ref
Percentuale	Percent	Pourcentage	Prozentsatz	Porcentaje	Percentuale	Porcentagem
Peso animale	Animal Wt.	Pds Animal	Tier-Gew	Pso Animal	Pso Animale	Pso Animal
'Hold' peso	Hold Wt.	Pds Tenu	Halt-Gew	Pso Retenido	Pso Contenido	Pso Guardado
Peso di "Peak/Hold"	Peak Hold Wt.	Pds de Crete	Höchstwert-Gew	Pso Mas Alto	Pso di Punta	Pso Mais Alto

9.1 FORMATO DEI COMANDI

La bilancia può essere controllata con i seguenti comandi. Premere il tasto **[Enter]** sul PC dopo ciascun comando.

T<cr><lf>	Tara la bilancia per visualizzare il peso netto. È come premere [Tare/⇐] .
Z<cr><lf>	Imposta il punto zero per tutte le pesature successive. Il display mostra zero.
P<cr><lf>	Stampa i risultati su un PC o una stampante utilizzando l'interfaccia RS-232. Aggiunge anche il valore alla memoria di accumulo se la funzione di accumulo non è impostata su automatico.

10.0 CALIBRATURA

La bilancia "Gladiator" può essere calibrato utilizzando pesi metrici o libbre, a seconda dell'unità di peso in uso prima della calibrazione. Il display mostrerà "kg" o "lb" per identificare i pesi attesi.

L'indicatore può essere calibrato usando la seguente procedura:

- Accendere il dispositivo e attendere che la bilancia si configuri.
- Prima che la configurazione sia completa, tenere premuto il tasto **[Tare/↵]** per visualizzare sullo schermo le informazioni sulla password dell'utente.
- Per inserire la password, utilizzare i tasti direzionali ↑ o ↓ per scorrere tra i numeri 1-9. Utilizzare il tasto direzionale → per passare alla cifra successiva.
- Immettendo la password corretta [1000] e premendo **[Tare/↵]** per la conferma, si accede al menu di configurazione dell'utente;
- All'interno del menu, utilizzare i tasti direzionali ↑ o ↓ per scorrere le impostazioni finché sul display non viene visualizzato 'U-cal'. Premere il tasto **[Tare/↵]** to per selezionare.
- Dopo aver premuto **[Tare/↵]**, 'noload' dovrebbe apparire sul display. Utilizzare il pulsante direzionale ↑ per passare a 'load1' e impostare il peso limite desiderato dell'oggetto test da essere posizionato sulla bilancia usando i tasti direzionali ↑ o ↓ e il tasto direzionale → per passare alla cifra successiva. Premere il tasto **[Tare/↵]** per confermare.
- Dopo aver premuto **[Tare/↵]**, 'Load' apparirà sul display. Posizionare il peso test di calibratura che corrisponde al peso precedentemente inserito sul piatto della bilancia e premere il tasto **[Tare/↵]** per confermare.
- Premendo Tare si dovrebbe visualizzare l'opzione 'Load 2' sul display. Seguire la stessa procedura di prima impostando un nuovo peso e aggiungendo il peso di calibratura appropriato e premere il tasto **[Tare/↵]** per confermare.
- Premendo **[Tare/↵]** si riconfigura la scala e si riporta l'utente nella modalità di pesatura normale

11.0 CODICI DI ERRORE

ERRORE	DESCRIZIONE	SUGGERIMENTI
--oL--	Sovraccarico	Rimuovere il peso dalla bilancia Se il problema persiste, contattare il rivenditore o Adam Equipment per assistenza.
Err 1	Errore di impostazione ora	Inserire l'ora utilizzando il formato corretto e i valori giusti. Formato: hh: mm: ss
Err 2	Errore di impostazione data	Inserire la data utilizzando il formato corretto e i valori giusti. Formato: yy: mm: dd
Err 4	Errore di azzeramento	La bilancia era al di fuori del normale intervallo di impostazione dello zero quando era accesa o quando veniva premuto il tasto [Zero] . Rimuovere il peso dalla bilancia e provare nuovamente ad azzerare. Utilizzare il tasto [Z/T] per impostare il display su zero. Se il problema persiste, contattare il rivenditore o Adam Equipment per assistenza.
Err 6	Al di fuori del A/D	I valori del convertitore A/D sono al di fuori della portata normale. Rimuovere il peso dalla bilancia se sovraccarica. Assicurarsi che la piattaforma sia attaccata. Indica che la cella di carico o l'elettronica potrebbero essere difettose. Se il problema persiste, contattare il rivenditore o Adam Equipment per assistenza.
Err 9	Errore dei limiti di peso	Visualizzato se il limite inferiore è impostato su un valore superiore al limite superiore corrente. Reimpostare limite alto o limite basso diverso.
FAIL	Errore calibratura	Calibratura impropria (dovrebbe essere compresa entro + 10% della calibratura di fabbrica). I vecchi dati di calibratura verranno conservati fino al completamento del processo di calibratura. Se il problema persiste, contattare il rivenditore o Adam Equipment per assistenza.

12.0 PARTI DE RICAMBIO E ACCESSORI

Contattare il fornitore per parti di ricambio e accessori. Di seguito una lista parziale:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Modulo alimentatore• Bateria di ricambio | <ul style="list-style-type: none">• Stampante, etc. |
|---|---|

13.0 SERVIZIO POST VENDITA

Questo manuale spiega i dettagli del funzionamento dei terminali. In caso di problemi con la bilancia che non siano direttamente affrontati nel manuale, contattare il fornitore. Per ulteriore assistenza, il fornitore avrà bisogno delle informazioni seguenti da tenere a portata di mano:

A. La sua azienda

Nome:

Nome de la persona di riferimento:

Contatti della persona di riferimento (telefono, e-mail, fax o altro):

B. Dettagli dell'unità acquistata

(Queste informazioni devono essere sempre disponibili per ogni contatto o corrispondenza futura. Sugeriamo di compilare il seguente modulo al più presto e di conservarne una copia.)

Modello della bilancia:	
Numero di serie dell'unità:	
Revisione software (visualizzata all'accensione)	
Data di acquisto:	
Nome e indirizzo del fornitore:	

C Breve descrizione del problema

Allegare la recente storia dello strumento. Ad esempio:

- Ha sempre funzionato da quando è stato acquistato
- È entrato in contatto con acqua
- Ha subito danni da un incendio
- Ci sono tempeste elettriche nelle vicinanze
- È caduto a terra, ecc.

INFORMAZIONI DI GARANZIA

ADAM Equipment offre una Garanzia Limitata (Parti di ricambio e mano d'opera) per i componenti che non funzionano a causa di difetti in materiale o di lavorazione. La garanzia decorre dalla data di consegna.

Durante il periodo di garanzia qualora si renda necessaria una riparazione l'acquirente deve informare il fornitore o ADAM Equipment. L'impresa o il suo tecnico autorizzato si riservano il diritto di riparare o sostituire i componenti sul posto dell'acquirente o in una delle officine ADAM a seconda della gravità dei problemi a nessun costo aggiuntivo. Tuttavia le spese relative all'invio delle parti difettose al centro di assistenza sono a carico dell'acquirente.

La garanzia cesserebbe di funzionare se l'apparecchiatura non venisse restituita in confezione originale e con una corretta documentazione per validare il reclamo. Tutti i reclami sono alla sola discrezione di ADAM Equipment.


Questa garanzia non si applica ad apparecchiature con difetti dovuti ad un uso improprio, danni accidentali, esposizione a materiali radioattivi, negligenze, installazione difettosa, modifiche non autorizzate o tentativi di riparazione, il mancato rispetto delle prescrizioni o raccomandazioni fornite in questo manuale.

Il prodotto può contenere una batteria ricaricabile che è stata progettata per essere rimossa e sostituita da parte dell'utente. ADAM Equipment garantisce la fornitura di una batteria di ricambio se quest'ultima si manifesta difettosa di materiale o di fabbricazione durante il periodo iniziale di utilizzo del prodotto nel quale sia stata installata una batteria.

Come in tutte le batterie, la capacità massima diminuisce con il tempo o l'uso e il ciclo di vita di una batteria può variare a seconda del modello, la configurazione, utilizzazione e della corrente d'alimentazione. Una diminuzione della capacità massima della batteria o ciclo di vita della stessa non è un difetto del materiale o di lavorazione e non è coperta dalla garanzia limitata.

Riparazione effettuata durante la garanzia non estende la garanzia. Componenti rimossi durante le riparazioni diventano proprietà dell'azienda.

WEEE 2012/19/EU

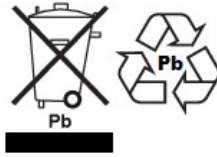

This device may not be disposed of in domestic waste. This also applies to countries outside the EU, per their specific requirements. Disposal of batteries (if fitted) must conform to local laws and restrictions.

Cet appareil ne peut être éliminé avec les déchets ménagers. L'élimination de la batterie doit être effectuée conformément aux lois et restrictions locales.

Dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt.

Dispositivo no puede ser desechado junto con los residuos domésticos

Dispositivo non può essere smaltito nei rifiuti domestici.

FCC / IC CLASS A DIGITAL DEVICE EMC VERIFICATION STATEMENT

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules and Canadian ICES-003/NMB-003 regulation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 - MANDATORY STATEMENT

WARNING: This product includes a sealed lead-acid battery which contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.



Adam Equipment products have been tested with, and are always supplied with mains power adaptors which meet all legal requirements for the intended country or region of operation, including electrical safety, interference and energy efficiency. As we often update adaptor products to meet changing legislation it is not possible to refer to the exact model in this manual. Please contact us if you need specifications or safety information for your particular item. Do not attempt to connect or use an adaptor not supplied by us.

ADAM EQUIPMENT è un'azienda con certificazione ISO 9001:2015 globale con più di 40 anni di esperienza nella produzione e vendita di apparecchiature elettroniche.

I prodotti sono venduti attraverso una rete di distribuzione mondiale supportati da aziende ADAM in UK (Ufficio Centrale), Germania, USA, Sud AFRICA, Australia e Cina. I prodotti ADAM sono venduti prevalentemente per laboratorio, educazione, sanitari e segmenti industriali.

La gamma dei prodotti può essere descritta come segue:

- Bilance analitiche e di precisione
- Bilance compatte e portatili
- Bilance ad alta capacità
- Bilance per analisi di umidità
- Bilance meccaniche
- Bilance contapezzi
- Bilance per controllo peso digitale
- Piattaforme per elevate prestazioni
- Bilance gru
- Bilance peso persone e animali
- Bilance commerciali

Per l'elenco completo di tutti i prodotti ADAM visitate il nostro sito: www.adamequipment.com

<p>Adam Equipment Co. Ltd. Maidstone Road, Kingston Milton Keynes MK10 0BD UK Phone: +44 (0)1908 274545 Fax: +44 (0)1908 641339 e-mail: sales@adamequipment.co.uk</p>	<p>Adam Equipment Inc. 1, Fox Hollow Rd. 06478 USA Phone: +1 203 790 4774 Fax: +1 203 792 3406 e-mail: sales@adamequipment.com</p>	<p>AE Adam GmbH. Instenkamp 4 D-24242 Felde Germany Phone +49 (0)4340 40300 0 Fax: +49 (0)4340 40300 20 e-mail: vertrieb@aeadam.de</p>
<p>Adam Equipment S.A. (Pty) Ltd. 7 Megawatt Road, Spartan EXT 22 Kempton Park, Johannesburg, Republic of South Africa Phone +27 (0)11 974 9745 Fax: +27 (0)11 392 2587 e-mail: sales@adamequipment.co.za</p>	<p>Adam Equipment (S.E. ASIA) PTY Ltd 70 Miguel Road Bibra Lake Perth WA 6163 Australia Phone: +61 (0) 8 6461 6236 Fax +61 (0) 8 9456 4462 e-mail: sales@adamequipment.com.au</p>	<p>Adam Equipment (Wuhan) Co. Ltd. A Building East Jianhua Private Industrial Park Zhuanyang Avenue Wuhan Economic & Technological Development Zone 430056 Wuhan P.R.China Phone: + 86 (27) 59420391 Fax + 86 (27) 59420388 e-mail: info@adamequipment.com.cn</p>

© Copyright di ADAM Equipment Ltd. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere ristampata o tradotta in qualsiasi forma o con alcun mezzo senza la previa autorizzazione di Adam.

Adam Equipment si riserva il diritto di apportare modifiche alla tecnologia, caratteristiche, specifiche e progettazione delle apparecchiature senza alcun preavviso.

Tutte le informazioni contenute in questa pubblicazione sono al meglio della nostra conoscenza, attuale, completa e precisa al momento del rilascio.

Tuttavia, noi non siamo responsabili per interpretazioni che potrebbero derivare dalla lettura di questo materiale

www.adamequipment.com