

LATITUDE

Software Version: 2.04



Übersicht:

Modellname des Geräts:	
Seriennummer des Geräts:	
Software-Revisionsnummer (erscheint beim erstmaligen Einschalten des Geräts):	
Kaufdatum:	
Name und Ort des Händlers:	

INHALTSVERZEICHNIS

P.N. 3.02.6.6. 14095, Revision D, August 2018

1.0	EINLEITUNG	1
2.0	TECHNISCHE DATEN	2
3.0	SCHUTZMAßNAHMEN	2
4.0	INSTALLATION	3
4.1	AUFBAU DER WAAGE	3
5.0	WIEGEN	3
5.1	VOR DEM WIEGEN	3
5.2	WIEGEN	3
5.3	ANWENDERFUNKTIONEN	4
5.3.1	FUNKTION STÜCKZÄHLUNG	4
5.3.2	FUNKTION PROZENTWÄGUNG	4
5.3.3	FUNKTION KONTROLLWÄGUNG	5
5.3.4	FUNKTION "HOLD"	6
6.0	EINSTELLEN DER FUNKTIONEN	6
6.1	AUFRUFEN DER EINSTELLUNGSMENÜS FÜR DIE FUNKTIONEN	6
6.2	EINSTELLEN DER FUNKTION "AUTOMATISCHES ABSCHALTEN" (AUTO OFF)	6
6.3	EINSTELLEN DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	7
6.4	EINSTELLEN DER STÜCKZÄHLFUNKTION	7
6.5	EINSTELLEN DER FUNKTION PROZENTWÄGUNG	7
6.6	EINSTELLEN DER KONTROLLWÄGEFUNKTION	8
6.7	EINSTELLEN DER FUNKTION „HOLD“	8
6.8	AUSWAHL DER WÄGEEINHEITEN	8
7.0	JUSTAGE	9
7.1	EXTERNE JUSTAGE	9
8.0	FEHLERMELDUNGEN	10
	GARANTIEHINWEISE	11

ACHTUNG:



Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise für die Installation sorgfältig und berücksichtigen Sie diese, bevor Sie Ihre neue Waage in Betrieb nehmen. Unsachgemäßer Gebrauch, der die Bedienungshinweise nicht berücksichtigt, kann zu fehlerhaften Ergebnissen führen.

1.0 EINLEITUNG

- Die LBX-Modelle werden mit einem Netzteil geliefert, um den internen Akku aufzuladen.
- Die Arbeitsschutzhaube ist bei allen Modellen serienmäßig vorhanden.
- Vier Modelle: 3kg/6lb X 0.5g/0.001lb
6kg/12lb X 1g/0.002lb
12kg/30lb X 2g/0.005lb
30kg/65lb X 5g/0.01lb
- Großes LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- 5 Wä geeinheiten: kg, g, lb, oz, und lb:oz
- Kontrollwiegen
- Hinweise für Stabil, Null, Nettogewicht, Batterieanzeige
- ABS-Gehäuse mit Edelstahlwägeplatte und Unterplatte
- Versiegelte Membrantastatur
- Überlastschutz
- Libelle und höhenverstellbare Füße
- Externe Justage, Nullsetzen und Tara

2.0 TECHNISCHE DATEN

Model	LBX 3/6a	LBX 6/12a	LBX 12/25a	LBX 30/65a
Kapazität	3Kg / 6lb	6Kg / 12lb	12Kg / 25lb	30Kg / 65lb
Ablesbarkeit	0.5g / 0.001lb	1g / 0.002lb	2g / 0.005lb	5g / 0.01lb
Wiederholbarkeit	0.5g / 0.001lb	1g / 0.002lb	2g / 0.005lb	5g / 0.01lb
Linearität ±	1g / 0.002lb	2g / 0.04lb	4g / 0.01lb	10g / 0.02lb
Einheiten	kg / g / lb / oz / lb:oz			
Stabilisierungszeit	1 Sekunde	1 Sekunde	1 Sekunde	1 Sekunde
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C 32°F bis 104°F			
Stromversorgung	5VDC @ 800mA adapter 4V4.5Ah aufladbarer Akku Typische Betriebsdauer Akku: 240 Stunden			
Justage	Externe Justage			
Kapazität	1kg,2kg,3kg	2kg,4kg,6kg	5kg,10kg,12kg	10kg,20kg,30kg
Ablesbarkeit	6-stellig 24mm LCD			

3.0 SCHUTZMAßNAHMEN

Vorsicht:

Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel oder den mitgelieferten Netzadapter. Andere Kabel oder Adapter könnten die Waage beschädigen.

Anmerkungen:

- Vermeiden Sie extreme Temperaturen. Nicht in direktem Sonnenlicht oder nahe Klimaanlage aufstellen.
- Der Akku sollte herausgenommen werden, wenn die Waage über längere Zeit nicht in Betrieb ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf der Waage, wenn diese nicht in Betrieb ist.
- Hohe Feuchtigkeit vermeiden, die Kondensation verursachen könnte. Auch direkten Kontakt mit Wasser vermeiden.
- Statische Aufladung kann das Wäageergebnis beeinflussen. Um die Aufladung zu reduzieren, wischen Sie mit einem antistatischen Tuch über die Waage.

- Wenn die Batteriespannung niedriger ist als 3,7V, blinkt das Batteriesymbol, um die schwache Batterie anzuzeigen; bei weniger als 3,4V wird die Waage automatisch ausgeschaltet.

4.0 INSTALLATION

4.1 AUFBAU DER WAAGE

- Stellen Sie die Waage auf einen stabilen und ebenen Tisch.
- Passen Sie die verstellbaren Füße an, um die Waage eben auszurichten. Die Blase der Libelle sollte im Zentrum sein.
- Setzen Sie die Unterplatte ein. Die Stifte werden dabei in die Öffnungen auf der Gehäuseoberseite eingefügt. Legen Sie die Edelstahlplatte auf die Unterplatte.
- Drücken Sie dabei nicht gewaltsam auf die Waage, da dies die Wägezelle beschädigen könnte.

5.0 WIEGEN

5.1 VOR DEM WIEGEN

Prüfen Sie, ob die Funktion Automatisches Abschalten eingestellt ist, siehe Abschnitt 6.2. Ist diese Funktion aktiviert, schaltet sich die Waage nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität bei stabiler Anzeige aus.

5.2 WIEGEN

- Schalten Sie die Waage mit [On/Off] an. Auf dem Display wird die Softwareversion und das Modell angezeigt "CAP XX". Dann beginnt der Selbsttest von 0 bis 9. Sobald die Anzeige stabil ist, erscheint "□.□", 'Stabil'- und das Nullsymbol sowie die zuletzt benutzte Wägeeinheit.
- Drücken Sie [UNIT/→], um zwischen den Einheiten "g" / "kg" / "lb" / "oz"/"lb:oz" zu wählen. Es werden nur die aktivierten Wägeeinheiten angezeigt, siehe Abschnitt 6.8.
- Prüfen Sie, ob die Anzeige "□.□" ist. Wenn nicht, drücken Sie [Zero]. "□.□" und das Nullsymbol wird angezeigt.
- Legen Sie den zu wiegenden Gegenstand auf die Waage. Ist die Anzeige stabil, wird das Nettogewicht angezeigt.

Wird ein Behälter verwendet, stellen Sie diesen auf die Waage und drücken Sie [Tare/↵], sobald die Anzeige stabil ist. Das Display wird "□.□" anzeigen, das Nullsymbol und 'NET' (Nettogewicht). Fügen Sie dem Behälter etwas hinzu oder entfernen Sie das Material aus dem Behälter, so zeigt die Waage das Nettogewicht des hinzugefügten oder entfernten Materials an.

5.3 ANWENDERFUNKTIONEN

Die Funktionen Stückzählung, Prozentwägung und Justage können mit [FUNC/↑] aufgerufen werden, wenn diese, wie unter Abschnitt 6 beschrieben, aktiviert wurden.

Ist eine Funktion deaktiviert, steht sie nicht zur Verfügung. Nur aktivierte Funktionen können aufgerufen werden.

5.3.1 FUNKTION STÜCKZÄHLUNG

- Drücken Sie im normalen Wägemodus auf [FUNC/↑], um zur Funktion Stückzählung zu gelangen, bis auf dem Display "SAP 10" erscheint.
- Drücken Sie die [UNITS/→] Taste, um eine der voreingestellten Probegrößen von 10, 20, 50, 100 oder 200 Stück zu wählen. Wenn Sie z.B. "SAP-20pcs" auswählen, müssen Sie 20 Stück abzählen und auf die Waage legen.
- Drücken Sie [Tare/↵] sobald die Stabilitätsanzeige aufleuchtet, um den eingegebenen Wert zu bestätigen. Auf dem Display wird die Anzahl der auf der Plattform platzierten Teile angezeigt.
- Werden weitere Artikel hinzugefügt, erhöht sich die Zahl in der Anzeige entsprechend.
- Mit [FUNC/↑] gelangen Sie aus der Funktion Stückzählung heraus und in den normalen Wägemodus zurück.

5.3.2 FUNKTION PROZENTWÄGUNG

- Drücken Sie im normalen Wägemodus auf [FUNC/↑] bis auf der Anzeige "PER" erscheint.
- Drücken Sie [Tare/↵], um den Referenzwert zu setzen. In der Anzeige erscheint "SET".

- Legen Sie einen Artikel, der als 100% gesetzt werden soll, auf die Waage und drücken Sie [Tare/↵] sobald die Stabilitätsanzeige erscheint.
- Auf der Anzeige erscheint "□□□.□%".
- Wird nun ein anderer, verschieden schwerer Gegenstand aufgelegt, wird der zum ursprünglichen Referenzwert relative %-Wert angezeigt.
- Mit [FUNC/↑] gelangen Sie in den normalen Wägemodus zurück.

5.3.3 FUNKTION KONTROLLWÄGUNG

- Drücken Sie im normalen Wägemodus auf [FUNC/↑] bis das Display "CHECK" anzeigt.
- Drücken Sie [Tare/↵], um den Höchstwert einzustellen. Auf dem Display erscheint "000000", wobei eine Ziffer blinkt und die LED "HI" leuchtet.
- Drücken Sie [FUNC/↑], um die blinkenden Ziffern zu erhöhen.
- Drücken Sie [UNITS/→], um die Ziffer auszuwählen.
- Drücken Sie [Tare/↵], um den Wert zu akzeptieren und den unteren Grenzwert festzulegen. Auf dem Display wird "000000" angezeigt, wobei eine Ziffer blinkt und die "LO" LED leuchtet.
- Verwenden Sie die gleiche Methode, um den unteren Grenzwert einzustellen, und drücken Sie [Tare / ↵], um den Abschnitt für die Einstellung des Summers aufzurufen.
- Drücken Sie [FUNC/↑], um die Anzeige auf "BP INT" oder "BP OUT" oder "BP OFF" umzuschalten, um den Signalton zu hören, wenn das Gewicht außerhalb der Grenzwerte oder zwischen den Grenzwerten liegt bzw. der Signalton ausgeschaltet ist.
- Drücken Sie [Tare / ↵], um die Kontrollwägung zu starten. Legen Sie den Gegenstand auf die Wägeplatte. Wenn das Gewicht unterhalb des unteren Grenzwertes liegt, zeigt die Waage "xxxxx.x" mit der "LO" -LED an; wenn das Gewicht oberhalb des oberen Grenzwertes liegt, zeigt die Waage "xxxxx.x", wobei die "HI" -LED leuchtet. Ansonsten zeigt die Waage "xxxxx.x" mit leuchtender 'OK'-LED.
- Drücken Sie die Taste [FUNC/↑], um das Menü zu verlassen und zum Wiegemodus zurückzukehren.

5.3.4 FUNKTION "HOLD"

- Drücken Sie im Wägemodus [FUNC / ↑], bis das Display "X Hod" anzeigt.
- Drücken Sie die Taste [UNITS / →], um die Haltezeit von 5, 10, 20, 30, AUTO oder Manuell festzulegen.
- Wenn AUTO ausgewählt ist, wird das Gewicht, wenn es stabil ist, automatisch gehalten (auf dem Display gesperrt), bis das gesamte Gewicht von der Waage entfernt ist und die [HOLD] -Taste gedrückt wird.
- Wird ein numerischer Wert ausgewählt, wird das Gewicht nur gehalten, wenn die [HOLD]Taste gedrückt ist und dann für die ausgewählte Anzahl von Sekunden gehalten.
- Wenn Sie beispielsweise 5 ausgewählt haben, wird das Display nach Drücken der [HOLD] Taste 5 Sekunden lang gesperrt. Wenn Sie AUTO gewählt haben, wird die Waage im stabilen Zustand gesperrt und der Wert gehalten, bis Sie die [HOLD] Taste drücken.
- Wenn Manuell ausgewählt ist, schaltet das Drücken der [HOLD]-Taste die Anzeige auf Wert halten oder freigeben.
- Drücken Sie [FUNC/↑], um den Wert zu bestätigen und die Haltefunktion zu starten.

6.0 EINSTELLEN DER FUNKTIONEN

6.1 AUFRUFEN DER EINSTELLUNGSMENÜS FÜR DIE FUNKTIONEN

- Schalten Sie die Waage mit [On/Off] aus.
- Drücken Sie [FUNC/↑], nachdem Sie die Waage mit [On/Off] wieder eingeschaltet haben.
- In der Anzeige erscheint "SLP 0". Drücken Sie [Tare/↵], um durch Hintergrundbeleuchtung, g, lb, oz, lb:oz, bk au, pcs, per, chk zu wechseln.

6.2 EINSTELLEN DER FUNKTION "AUTOMATISCHES ABSCHALTEN" (AUTO OFF)

- Drücken Sie [FUNC/↑], um die Einstellungen dieser Funktion zu ändern und anschließend [Tare/↵], um die Änderung zu bestätigen.
- "SLP 0" bedeutet, dass die Funktion deaktiviert ist.
- "SLP X" bedeutet, dass die Funktion Automatisches Abschalten aktiv ist. Die angezeigte Zahl ist die Zeitspanne in Minuten, nach der die Waage automatisch abschaltet.

- Um zu den Einstellungen für die weiteren Funktionen zu gelangen, drücken Sie [Tare/↵] zum Bestätigen. Anschließend wird der nächste Menüpunkt angezeigt.
- In der Anzeige erscheint nun "BK Off", "BK AU" oder "BK on". Dies sind die Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung des Displays.

6.3 EINSTELLEN DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

- Drücken Sie [FUNC/↑] zum Ändern der Beleuchtungseinstellung.
- "BK Off": Hintergrundbeleuchtung immer aus.
- "BK AU": Automatische Beleuchtung. Sie geht an, wenn sich der Anzeigewert Null verändert.
- "BK on": Beleuchtung immer an.
- Bestätigen Sie mit [Tare/↵]. So gelangen Sie zur nächsten Einstellung. Wenn Sie bei der Einstellung der Stückzählfunktion sind, wird "PCS on" oder "PCS off" angezeigt.

6.4 EINSTELLEN DER STÜCKZÄHLFUNKTION

- Drücken Sie [FUNC/↑], um die Stückzählfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- "PCS of": Stückzählfunktion deaktiviert.
- "PCS on": Stückzählfunktion aktiviert.
- Bestätigen Sie die gewählte Einstellung mit [Tare/↵]. Anschließend gelangen Sie zur Einstellung der Prozentwägung, daran erkennbar, dass "PER on" oder "PER of" angezeigt wird.

6.5 EINSTELLEN DER FUNKTION PROZENTWÄGUNG

- Drücken Sie [FUNC/↑], um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- "PER of ": Prozentwägung ist deaktiviert.
- "PER on": Prozentwägung ist aktiviert.
- Bestätigen Sie die gewählte Einstellung mit [Tare/↵] /↵]. Anschließend gelangen Sie zur nächsten Einstellung.
- Die Kontrollwägefunktion wird eingegeben, wenn "CHK on" oder "CHK of" angezeigt wird.

6.6 EINSTELLEN DER KONTROLLWÄGEFUNKTION

- Drücken Sie [FUNC/↑], um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- "CHK of": Kontrollwägung ist deaktiviert.
- "CHK on": Kontrollwägung ist aktiviert.
- Bestätigen Sie die gewählte Einstellung mit [Tare/←]. Anschließend gelangen Sie zur nächsten Einstellung.
- Die Haltefunktion wird eingegeben, wenn "HOD on" oder "HOD of" angezeigt wird.

6.7 EINSTELLEN DER FUNKTION „HOLD“

- Drücken Sie [FUNC/↑], um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- "HOD of": Haltefunktion ist die ganze Zeit über deaktiviert und nicht verfügbar für den Benutzer (wie in Abschnitt 5.3.4 dargestellt).
- "HOD on": Haltefunktion ist aktiviert.
- Bestätigen Sie die gewählte Einstellung mit [Tare/←]. Anschließend gelangen Sie zur nächsten Einstellung. Die Haltefunktion wurde ausgewählt, wenn "HOD on" oder "HOD of" angezeigt wird.
- Die Auswahl der Wägeeinheiten kann erfolgen, wenn "On g" oder "OFF g" angezeigt wird.

6.8 AUSWAHL DER WÄGEEINHEITEN

Jede Wägeeinheit kann aktiviert und deaktiviert werden. Ist sie aktiviert, kann der Anwender sie beim Wiegen durch Drücken der [UNITS/→] Taste auswählen. Ist sie deaktiviert, steht sie beim Wiegen nicht zur Verfügung. Die Einheit Kilogramm ist als Grundeinheit immer aktiviert.

- Drücken Sie [FUNC/↑], um die jeweilige Einheit zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- „On“: Die Einheit ist aktiviert.
- „Off“: Die Einheit ist deaktiviert.
- Die Einheiten erscheinen in dieser Reihenfolge: "g" / "lb" / "oz" / "LB: OZ".
- Bestätigen Sie die gewählte Einstellung mit [Tare/←]. Sie gelangen dann zur nächsten Einheit. Nach Bestätigung der letzten Einheit gelangen Sie automatisch wieder zur Einstellung der ersten Funktion Automatisches Abschalten.

Zum Verlassen des Menüs zur Einstellung der Funktionen drücken Sie [ZERO]. Die geänderten Einstellungen werden gespeichert, und sie sind zurück im normalen Wägemodus.

7.0 JUSTAGE

- Um bestmögliche Genauigkeit zu erreichen, ist regelmäßiges Justieren ratsam. Es wird empfohlen, die Waage bei Erstinstallation zu Justieren, und dann jedes Mal, wenn die Waage in einer anderen Umgebung eingesetzt wird.
- Halten Sie vor dem Justieren geeignete Gewichte bereit, die eine bekannte Genauigkeit aufweisen, wie zum Beispiel OIML Klasse M1 oder Klasse 4 der ASTM E617.
- Falls Sie keine Justiergewichte zur Verfügung haben, starten Sie den Justiervorgang nicht!

7.1 EXTERNE JUSTAGE


Durch mehrfaches Drücken von [FUNC/↑] im normalen Wiegemodus, gelangen Sie in den Justiermodus. Auf der Anzeige erscheint 'CAL'.

- Drücken Sie [Tare/⇐]. "Pin" wird angezeigt.
- Drücken Sie die folgenden Tasten nacheinander [FUNC/↑], [Tare/⇐] und [UNIT/→], um die Justierung zu beginnen. Es ist nicht notwendig, eine Zahl als Pincode einzugeben.
- Das Display zeigt "CAL 0". Sobald das Symbol für 'stabil' angezeigt wird, bestätigen Sie mit [Tare/⇐].
- In der Anzeige erscheint nun der von der Waage erwartete Wert für die Justiermasse "CAL 01 kg" oder "CAL 01 Lb". Durch Drücken von [FUNC/↑] können Sie diesen Justierwert - wenn nötig - ändern. Jedes Modell hat 3 verschiedene kg and lb Justierwerte zur Auswahl.
- Wählbare Justierwerte für alle Modelle:

LBX3	LBX6	LBX12	LBX30
1Kg/2kg/3kg	2Kg/4kg/6kg	5Kg/10kg/12kg	10Kg/20kg/30kg
2lb/4lb/6lb	5lb/10lb/12lb	10lb/20lb/25lb	20lb/40lb/60lb

- Drücken Sie [Tare/↵], um die Justiermasse zu akzeptieren. Stellen Sie nun die Kalibriermasse auf die Waage.
- Nachdem dies geschehen ist, warten Sie, bis das Symbol für 'stabil' erscheint. Drücken Sie dann die [Tare/↵] Taste. Das Display zeigt nun "PASS" und geht dann nach 3 Sekunden zum normalen Wiegen zurück.
- Weicht die Justierung mit mehr als 5% von der vorangegangenen ab, wird "FAIL L" oder "FAIL H" angezeigt, je nachdem, ob der neue Justierwert im Vergleich zum vorherigen zu niedrig (FAIL L) oder zu hoch (FAIL H) war.

8.0 FEHLERMELDUNGEN

--AdO	A/D-Schritte zu hoch
--AdL	A/D-Schritte zu niedrig
BEEP 15	Unzulässiger Vorgang
--OL--	Überlast 9d
 and "BATTLO"	Batterie schwach
--Err -	Außerhalb des Bereichs zum Nullsetzen

GARANTIEHINWEISE

Adam Equipment bietet eine eingeschränkte Garantie (Teile und Arbeitskraft) auf die Komponenten, die aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern ausgefallen sind. Die Garantie beginnt am Tag der Lieferung.

Sollten während des Garantiezeitraumes Reparaturen jeglicher Art nötig sein, so muss der Käufer seinen Händler oder Adam Equipment Company hierüber informieren. Das Unternehmen oder sein autorisierter Techniker behält sich das Recht vor, die Komponenten in jeder seiner Werkstätten je nach Schwere der Probleme zu reparieren oder zu ersetzen. Jegliche Frachtkosten, die mit dem Versand der fehlerhaften Einheiten oder Teile an das Servicezentrum entstehen, sind jedoch vom Käufer zu tragen.


Die Garantie erlischt, wenn das Gerät nicht in Originalverpackung und mit ordnungsgemäßer Dokumentation zur Bearbeitung eines Schadensersatzanspruches zurückgesandt wurde. Sämtliche Ansprüche unterliegen dem Ermessen von Adam Equipment.

Diese Garantie bezieht sich nicht auf Gerätschaften, bei denen Mängel oder unzulängliche Funktionen auf Grund falscher Anwendung, versehentlicher Beschädigung, Strahlenbelastung, Kontakt mit ätzenden Materialien, Fahrlässigkeit, falscher Installation, unbefugter Modifikation oder versuchter Reparatur, sowie Missachtung der Anweisungen dieser Bedienungsanleitung verursacht wurden. Wiederaufladbare Batterien, sofern mitgeliefert, fallen nicht unter die Garantie.

Reparaturen, die innerhalb der Garantie durchgeführt werden, verlängern den Garantiezeitraum nicht. Komponenten, die im Rahmen der Garantie-Reparaturen entnommen werden, gehen in das Eigentum des Unternehmens über.

Die gesetzlichen Rechte des Käufers werden durch diese Garantie nicht betroffen. Die Garantiebedingungen unterliegen dem britischen Recht. Umfassende Informationen und Einzelheiten zur Garantie finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf unserer Webseite.

WEEE 2012/19/EU

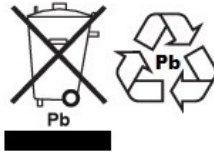

This device may not be disposed of in domestic waste. This also applies to countries outside the EU, per their specific requirements. Disposal of batteries (if fitted) must conform to local laws and restrictions.

Cet appareil ne peut être éliminé avec les déchets ménagers. L'élimination de la batterie doit être effectuée conformément aux lois et restrictions locales.

Dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt.

Dispositivo no puede ser desechado junto con los residuos domésticos

Dispositivo non può essere smaltito nei rifiuti domestici.

FCC / IC CLASS A DIGITAL DEVICE EMC VERIFICATION STATEMENT

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules and Canadian ICES-003/NMB-003 regulation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

CALIFORNIA PROPOSITION 65 - MANDATORY STATEMENT

WARNING: This product includes a sealed lead-acid battery which contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.



Adam Equipment products have been tested with, and are always supplied with mains power adaptors which meet all legal requirements for the intended country or region of operation, including electrical safety, interference and energy efficiency. As we often update adaptor products to meet changing legislation it is not possible to refer to the exact model in this manual. Please contact us if you need specifications or safety information for your particular item. Do not attempt to connect or use an adaptor not supplied by us.

ADAM EQUIPMENT ist ein nach ISO 9001:2008 zertifiziertes globales Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in Herstellung und Vertrieb elektronischer Wägetechnik.

Die Adam-Produkte werden hauptsächlich für die Märkte Labor, Bildung, Medizin, Handel und Industrie entworfen. Der Umfang des Produktangebots kann wie folgt beschrieben werden:

- Analysen- und Präzisionswaagen
- Kompakt- und tragbare Waagen
- Waagen für hohe Lasten
- Feuchtebestimmer
- Mechanische Waagen
- Zählwaagen
- Digitales Wiegen / Waagen für Kontrollwägung
- Hochleistungs-Plattformwaagen
- Kranwaagen
- Medizinische Waagen
- Mechanische und digitale elektronische Gesundheits- und Fitnesswaagen
- Ladenwaagen zur Preisberechnung

Besuchen Sie unsere Website unter www.adamequipment.com zum Einsehen des kompletten Angebots aller Adamprodukte. Adam Equipment Co. Ltd.

<p>Adam Equipment Co. Ltd. Maidstone Road, Kingston Milton Keynes MK10 0BD UK Phone: +44 (0)1908 274545 Fax: +44 (0)1908 641339 e-mail: sales@adamequipment.co.uk</p>	<p>Adam Equipment Inc. 1, Fox Hollow Rd., Oxford, CT 06478 USA Phone: +1 203 790 4774 Fax: +1 203 792 3406 e-mail: sales@adamequipment.com</p>	<p>AE Adam GmbH. Instenkamp 4 D-24242 Felde Germany Phone +49 (0)4340 40300 0 Fax: +49 (0)4340 40300 20 e-mail: vertrieb@aeadam.de</p>
<p>Adam Equipment S.A. (Pty) Ltd. 7 Megawatt Road, Spartan EXT 22 Kempton Park, Johannesburg, Republic of South Africa Phone +27 (0)11 974 9745 Fax: +27 (0)11 392 2587 e-mail: sales@adamequipment.co.za</p>	<p>Adam Equipment (S.E. ASIA) PTY Ltd 70 Miguel Road Bibra Lake Perth WA 6163 Western Australia Phone: +61 (0) 8 6461 6236 Fax +61 (0) 8 9456 4462 e-mail: sales@adamequipment.com.au</p>	<p>Adam Equipment (Wuhan) Co. Ltd. A Building East Jianhua Private Industrial Park Zhuanyang Avenue Wuhan Economic & Technological Development Zone 430056 Wuhan P.R.China Phone: + 86 (27) 59420391 Fax + 86 (27) 59420388 e-mail: info@adamequipment.com.cn</p>

© copyright Adam Equipment Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige Genehmigung von Adam Equipment in irgendeiner Form nachgedruckt oder übersetzt werden.

Adam Equipment behält sich das Recht vor, Technologie, Eigenschaften, Spezifikationen und Design der Apparatur ohne Vorankündigung zu verändern.

Alle Informationen in dieser Publikation sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen aktuell, vollständig und genau. Dennoch sind wir nicht verantwortlich für Missdeutungen, die aus dem Lesen dieser Publikation resultieren können.

Die neueste Version dieser Publikation befindet sich auf unserer Webseite. Besuchen Sie uns auf

www.adamequipment.com